

ALN SERİSİ

DIŞARIDAN KALİBRASYON YAPMA İŞLEMİ

Aşağıdaki sıralamaya göre ilerleyin;

-MENU tuşuna basın,

*(Herhangi başka bir tuşa basılmadığı sürece menü içeriği kendi kendine geçecektir.)

-Ekranada: *“Setup”* yazınca

-T- tuşuna basın,

-Ekranada: *“Calib”* yazınca

-T- tuşuna basın,

-Ekranada: *“CAL on”* yazınca

-T- tuşuna basın,

-Ekranada: *“200gr”* yazınca

-T- tuşuna basın,

-Ekranada: *“CAL”* ----- *“LOAD”* yazınca

200gr ağırlığı kefenin üzerine yerleştirin

-Ekranada: koyduğunuz ağırlığı görene kadar bekleyin, işlem tamamlanmıştır.